


1 基础连接

在所有设备断电的情况下，连接眼动仪，眼动仪主机以及被试机。连接后再打开电源。

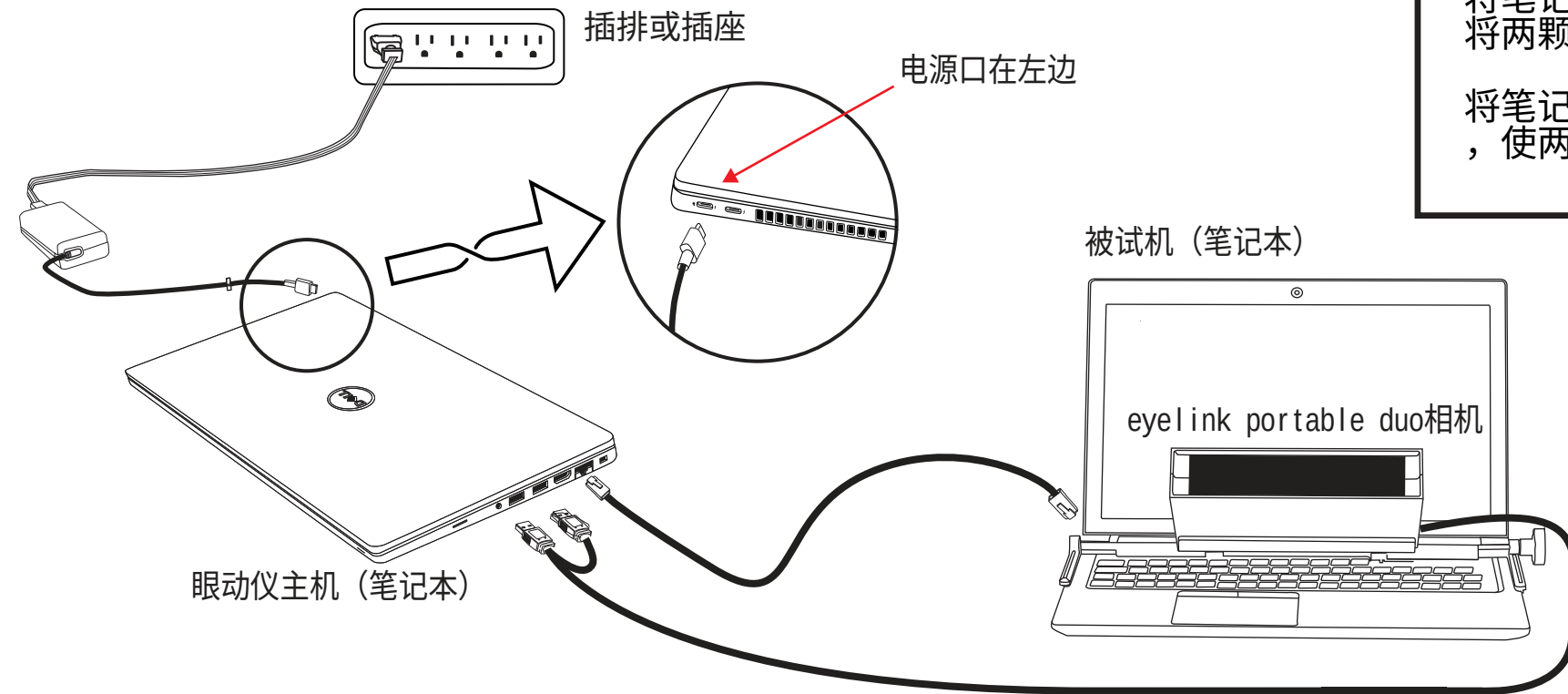


2 安装笔记本支架

先使用螺丝刀调整笔记本支架的跨度，以适合使用的被试机笔记本电脑。


然后将相机倒置在桌子上，螺丝孔朝上，将笔记本支架安装在相机上。使用螺丝刀将两颗螺丝穿过支架安装到相机中。

将笔记本支架放置在被试机笔记本电脑上，使两个侧梁位于笔记本电脑的边缘。

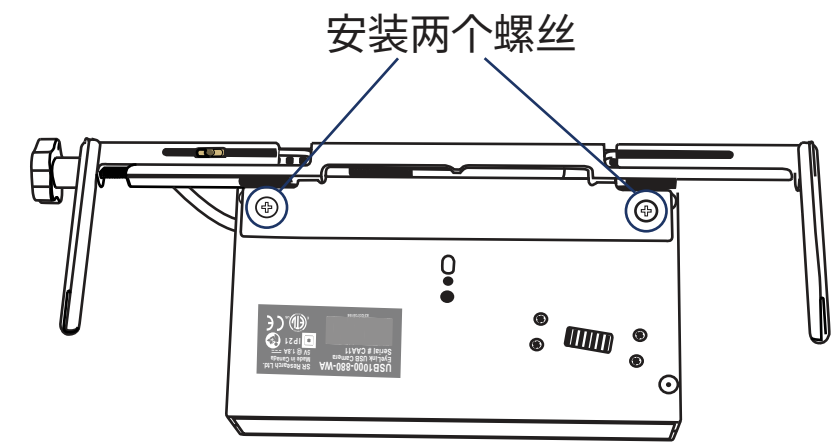

3 连接相机

将相机末端的2个usb接口连接到眼动仪主机上

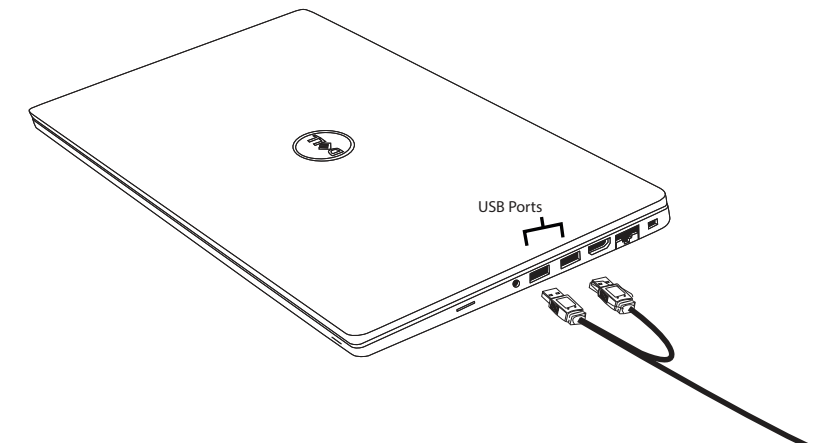


4 眼动仪主机和被试机的连接

使用提供的黑色网线连接眼动仪主机和被试机。


把被试机的ip地址配置为：

IP 地址: 100.1.1.2 子网掩码: 255.255.255.0
其他保持默认。

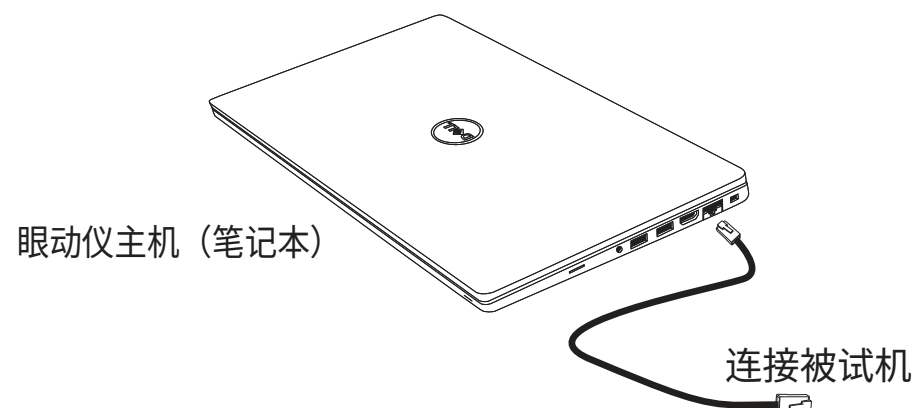


5 打开眼动仪主机


打开眼动仪的主机检查是否工作正常。如果主机和相机连接成功，应该显示如下图一样的画面。

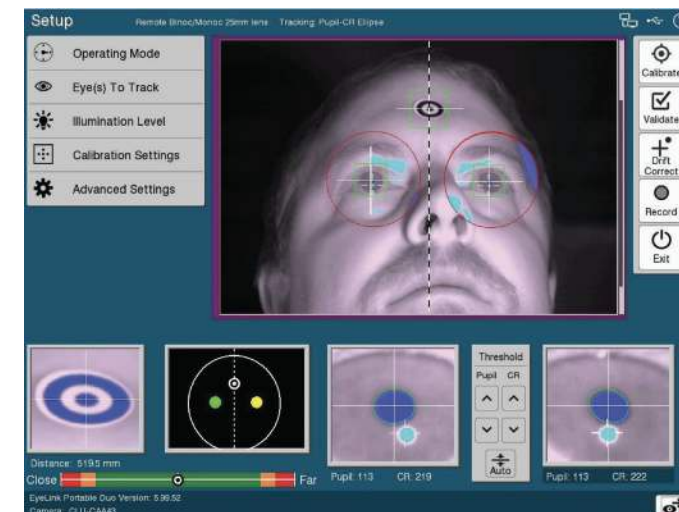

如果想要从主机应用程序退出到文件管理器，请按Ctrl-Alt-Q（或单击设置屏幕上的“Exit”按钮，然后选择“Exit”）。文件管理器界面如下图所示。您可以使用下面突出显示的按钮启动主机应用程序或关闭主机。

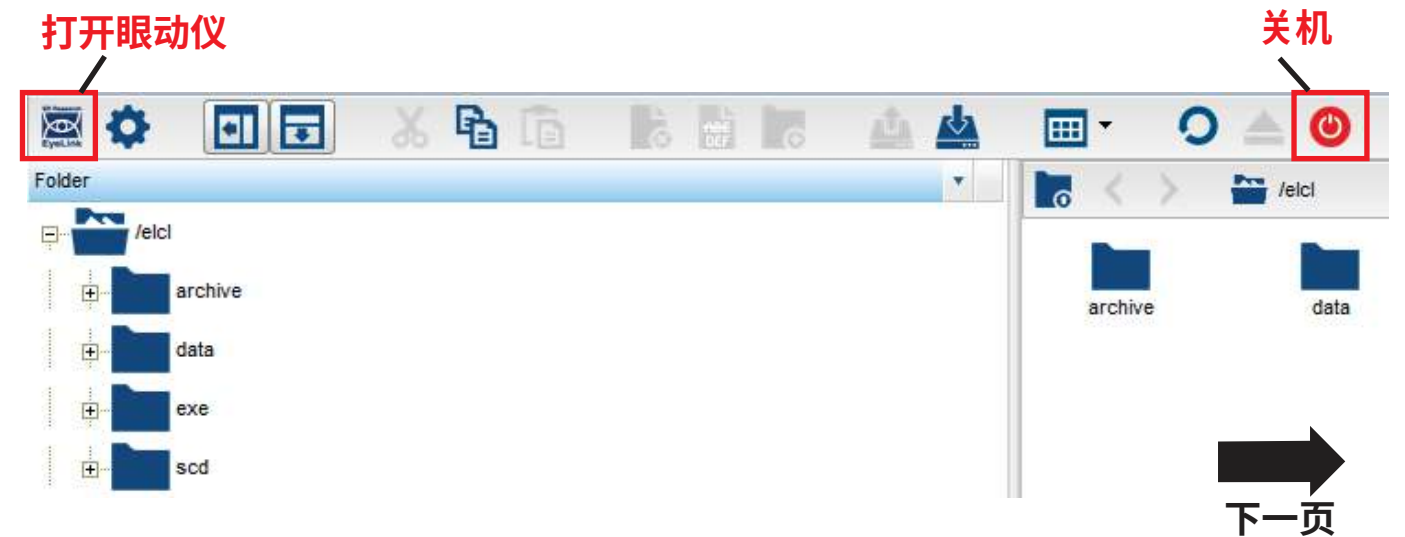

6 眼动仪摆放——使用笔记本支架

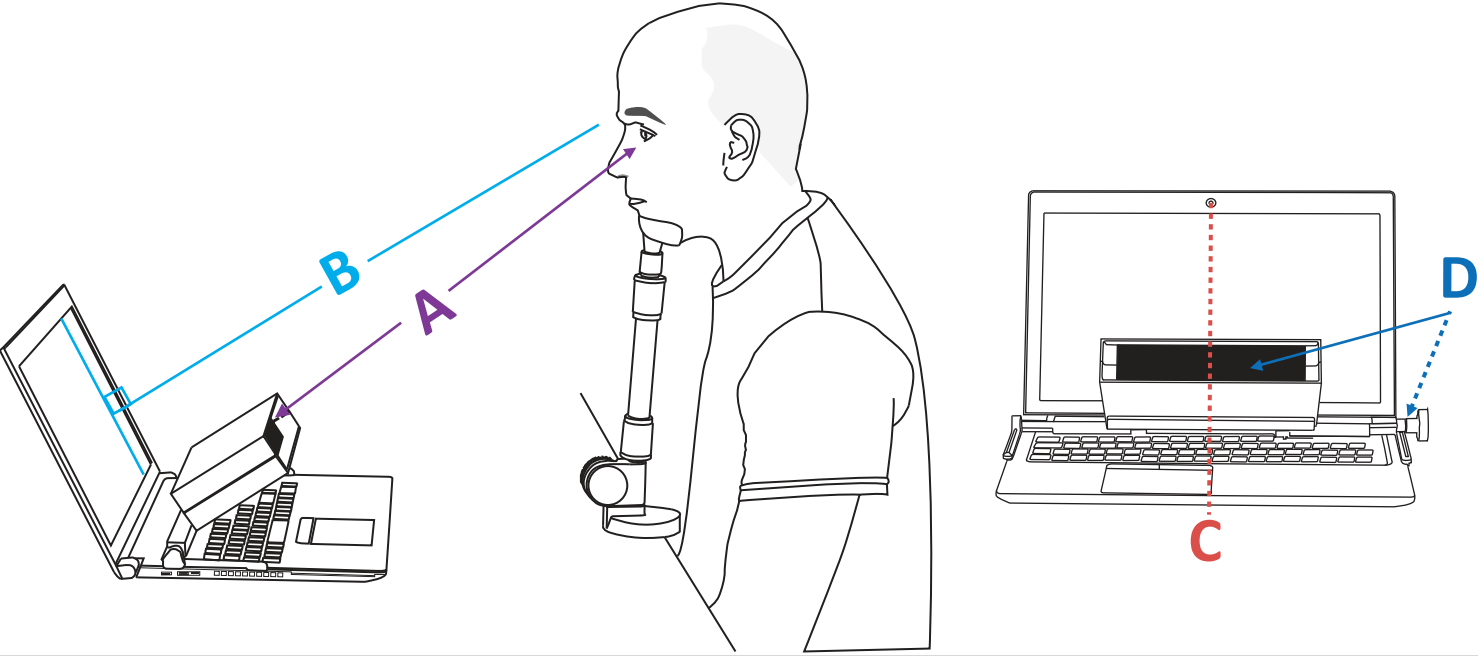

Step A) 在不挡住被试视线的情况下，相机尽可能靠近屏幕放置。调整笔记本电脑的位置，使相机正面到被试的眼睛的距离约为45厘米。如果使用Remote模式，请确保眼动仪主机上报告的目标距离约为52厘米。

Step B) 当被试坐好时，倾斜笔记本电脑的屏幕，使其垂直于被试的视线。

Step C) 调整眼动仪相机的位置，使眼动仪相机和被试机笔记本在同一中线上。

Step D) 用左手握住相机，拧松支架右侧的夹紧旋钮，将相机倾斜到所需角度，然后用右手拧紧支架右侧的夹紧旋钮，将相机锁定在所需位置，从而调整相机角度。

7 填写屏幕设置

如果主机应用程序正在运行，则退出到文件管理器（按Ctrl-Alt-Q或单击“设置”屏幕上的“Exit”按钮，然后选择“Exit”）。

点击**Configuration**按钮



点击Screen Settings 按钮



Screen Settings

按照显示的说明输入“屏幕尺寸”、“显示分辨率”、“眼睛到屏幕的距离”、“相机到屏幕的间距”和“最佳目标到相机的间距”。



For additional support, please contact SR Research:
Email: support@sr-research.com
Support forums: www.sr-research.com/support/
Phone: 613-271-8686
Toll Free: 1-866-821-0731